

Objektträger-Schnelltrockner TDO 66

- Schonende Trocknung großer Probenmengen innerhalb kürzester Zeit



[Bild vergrößern](#)

Vorteile und Produktmerkmale

Der Objektträger-Schnelltrockner **TDO 66** eignet sich für ein hohes Probenaufkommen in der Histologie und Zytologie. Der Trockenofen besitzt eine extrem kurze Aufwärm- und Trocknungszeit. Die Trockenkammer bietet ausreichend Platz für ca. 400 Präparate. Permanenter Zustrom von erwärmter Frischluft, die gleichmäßig im Innenraum verteilt wird, sorgt für einen konstanten Trocknungsprozess. Die Gebläseheizung ist abschaltbar, so dass auch temperaturempfindliche Präparate schonend getrocknet werden können.

Schutz vor Zerstörung oder Deformation von Präparaten bietet die automatische Abschaltfunktion und Abkühlphase nach Programmende. Das Gerät wird anschlussfertig mit zwei Gitterböden geliefert.

Technische Daten

Programmumfang:

Trocknungszeit von 1 Min. bis 99 Std. 59
oder Endlosbetrieb

Maße gesamt (L / T / H):

450 x 300 x 470 mm

Trockenkammer (L / T / H):

400 x 270 x 240 mm

Temperaturbereich:

+20° C bis +80° C

Gewicht:

17 kg

Anschlusswerte:

115-230 V / 50/60 Hz / 1500 VA

 [Strecken-Trocknen-Filtrieren.pdf](#)

475 K

Ausführliche Produktinformationen zum Herunterladen